

2341 农药残留量测定（菊花）

1、适用范围

适用于药材及饮片（植物类）检测。（本实验样品采用菊花）

参考标准：《2341 农药残留量测定法 第五法 液相色谱-串联质谱法》

2、溶液的配制

- 1) 标准中间液 B：准确移取 0.1mL 标准贮备液 B，用乙腈稀释并定容至 10mL，得到 10 μ g/mL 标准中间液 B。
- 2) 混合标准工作液：准确移取 1mL 标准贮备液 A、1mL 标准中间液 B，用乙腈稀释并定容至 10mL，得到 1 μ g/mL 混合标准工作液。
- 3) 1%冰醋酸溶液：量取 5mL 冰醋酸，用水定容至 500mL。

3、提取步骤

取供试品粉末（过三号筛）3g，精密称定，置 50mL 聚苯乙烯具塞离心管中，加入 1%冰醋酸溶液 15mL，涡旋使药粉充分浸润，放置 30 分钟，精密加入乙腈 15mL，涡旋使混匀，置振荡器上剧烈振荡（500 次/分）5 分钟，加入无水硫酸镁与无水乙酸钠的混合粉末（4:1）7.5g，立即摇散，再置振荡器上剧烈振荡（500 次/分）3 分钟，于冰浴中冷却 10 分钟，离心（每分钟 4000 转）5 分钟，取上清液 9mL，置预先装有净化材料的分散固相萃取净化管（无水硫酸镁 900mg，N-丙基乙二胺 300mg，十八烷基硅烷键合硅胶 300mg，硅胶 300mg，石墨化碳黑 90mg）中，涡旋使充分混匀，置振荡器上剧烈振荡（500 次/分）5 分钟使净化完全，离心（每分钟 4000 转）5 分钟，精密吸取上清液 5mL，置氮吹仪上于 40 $^{\circ}$ C 水浴浓缩至约 0.4mL，加乙腈稀释至 1.0mL，涡旋混匀，滤过，取续滤液，即得。



声明：除非另有说明，此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可，不可复制。

Add:上海市松江区明南路 85 号启迪漕河泾（中山）科技园·紫荆园 10 号楼

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Tel:400-810-6969

邮编：201600

邮编：321000

E-mail:lingyuyu@welchmat.com

测定法：分别准确吸取上述的基质混合对照溶液和供试品溶液各 1mL，准确加入水 0.3mL，混匀，过滤，取续滤液，待检测，按外标标准曲线法计算，即得。

4、注意事项

加标水平：3.0g 样中加入 0.15mL 1 μ g/mL 混合标准工作液，因此加标水平为 0.05mg/kg，最终机度数为 50 μ g/L。

5、色谱条件

5.1 UPLC 条件

色谱柱：Boltimate C18, 2.7 μ m, 90 $\text{\AA}$, 2.1 $\times$ 100mm

保护柱柱芯：Boltimate C18，核壳柱芯：2.7 μ m, 90 $\text{\AA}$, 2.1 $\times$ 5mm

流动相：A: 0.1%甲酸水溶液（含 5mmol/L 甲酸铵）；B: 乙腈-0.1%甲酸水溶液（含 5mmol/L 甲酸铵）（95:5）

柱温：40 $^{\circ}$ C；流速：0.3mL/min；进样体积：2 μ L

梯度洗脱程序：见表 1。

表 1 梯度洗脱程序

时间/min	A 相/%	B 相/%
0.00	70	30
1.00	70	30
12.00	0	100
14.00	0	100



声明：除非另有说明，此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可，不可复制。

Add: 上海市松江区明南路 85 号启迪漕河泾（中山）科技园·紫荆园 10 号楼

Add: 浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Tel: 400-810-6969

邮编：201600

邮编：321000

E-mail: lingyuyu@welchmat.com

14.01	70	30
16.00	70	30

5.2 质谱条件

离子源：电喷雾离子源（ESI）；

扫描方式：正离子扫描；

检测方式：多反应监测（MRM）模式；

离子喷雾电压：5500 V；离子源温度：500℃；

气帘气（CUR）35 psi；雾化气（GS1）55 psi；辅助气（GS2）50 psi。

其他质谱参数见表 2

液质仪器型号：AB Sciex TRIPLE QUAD 4500

表 2 多反应监测模式（MRM）参数

化合物	母离子(m/z)	子离子(m/z)	碰撞能 CE/V
甲胺磷	142.1	94.1*	17
		125.1	16
苯线磷	304.0	217.2*	31
		234.3	28
苯线磷砒	336.0	266.2*	27
		188.3	37
苯线磷亚砒	320.0	233.2*	31
		171.3	31
地虫硫磷	247.0	109.1*	26
		137.1	17
治螟磷	323.0	97.1*	51
		171.2	22



声明：除非另有说明，此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可，不可复制。

Add:上海市松江区明南路 85 号启迪漕河泾（中山）科技园·紫荆园 10 号楼

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Tel:400-810-6969

邮编：201600

邮编：321000

E-mail:lingyuyu@welchmat.com

克百威	222.0	165.2*	14
		123.2	27
3-羟基克百威	238.1	181.1*	18
		163.2	21
胺苯磺隆	411.1	196.3*	23
		168.3	41
甲磺隆	382.0	167.3*	22
		199.2	29
氯磺隆	358.0	141.3*	28
		167.3	28
硫线磷	271.1	159.2*	21
		131.1	29
氯唑磷	314.0	120.2*	41
		162.3	25
甲拌磷	260.9	75.1*	15
		47.0	44
甲拌磷亚砷	277.0	199.0*	15
		97.1	44
甲拌磷砷	293.0	115.1*	33
		171.0	28
蝇毒磷	363.0	307.1*	28
		227.2	37
硫环磷	256.0	140.1*	30
		168.1	24
磷胺	300.0	127.1*	25
		174.1	25
涕灭威	213.2	116.2*	17
		89.2	24
涕灭威砷	223.1	76.1*	15
		86.2	18



声明：除非另有说明，此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可，不可复制。

Add: 上海市松江区明南路 85 号启迪漕河泾（中山）科技园·紫荆园 10 号楼

Add: 浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Tel: 400-810-6969

邮编: 201600

邮编: 321000

E-mail: lingyuyu@welchmat.com

涕灭威亚砷	207.1	89.2*	18
		132.4	9
久效磷	224.1	193.1*	15
		127.1	17
内吸磷	259.1	89.2*	19
		61.1	46
灭线磷	243.2	97.0*	25
		131.1	30
特丁硫磷砷	321.1	171.2*	16
		97.0	55
特丁硫磷亚砷	305.1	187.2*	15
		97.0	52
水胺硫磷	312.0	236.2*	22
		270.2	23
杀虫脒	197.2	46.2*	41
		117.2	40
甲基异柳磷	332.2	231.2*	30
		273.1	30

6、色谱图或者加标回收率结果

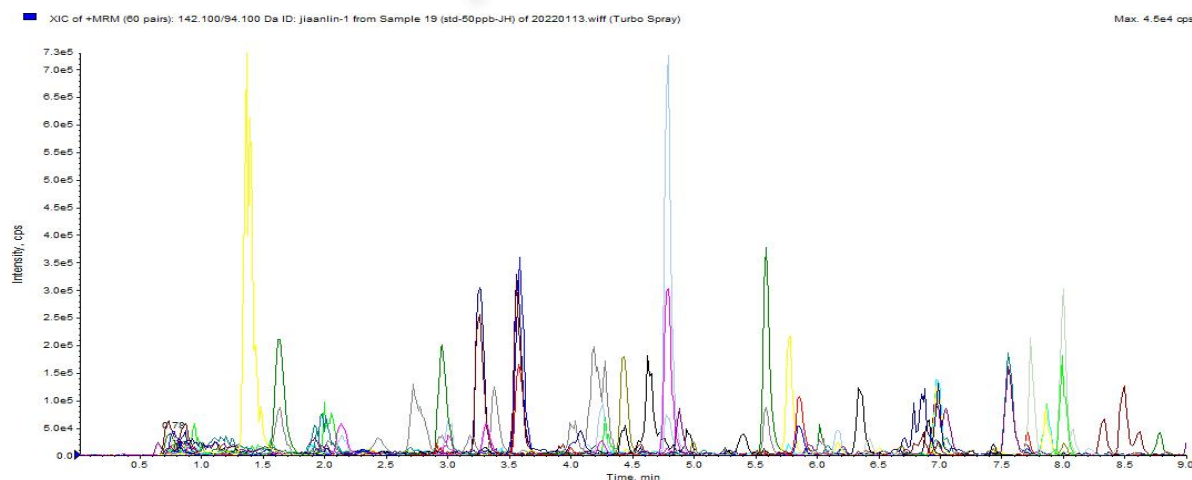


图 1. 基质混合对照溶液 50 μ g/L 图谱



声明：除非另有说明，此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可，不可复制。

Add: 上海市松江区明南路 85 号启迪漕河泾（中山）科技园·紫荆园 10 号楼

Add: 浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Tel: 400-810-6969

邮编: 201600

邮编: 321000

E-mail: lingyuyu@welchmat.com

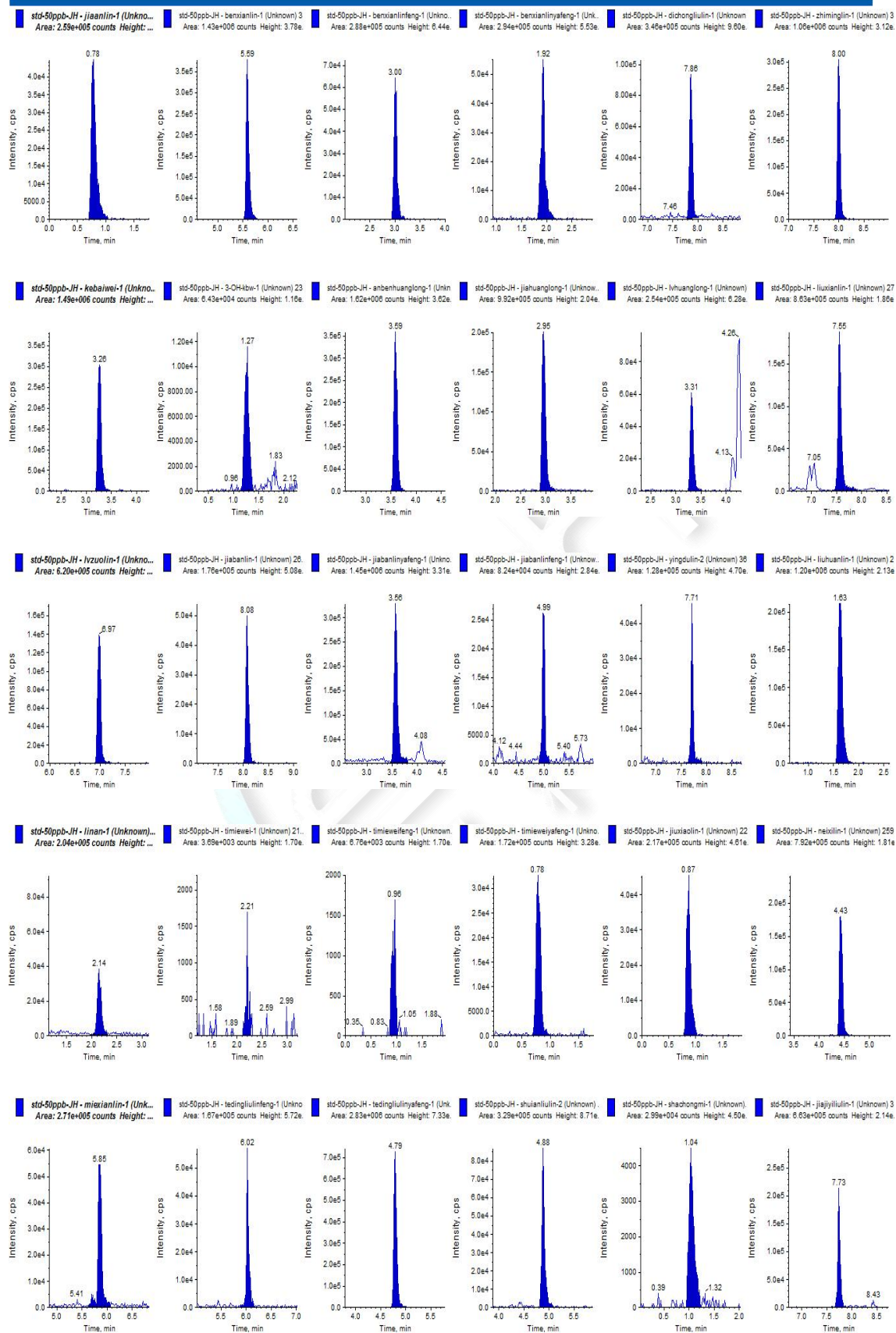


图 2. 基质混合对照溶液 50µg/L 各目标物图谱

声明：除非另有说明，此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可，不可复制。

Add: 上海市松江区明南路 85 号启漕浦河泾（中山）科技园·紫荆园 10 号楼

Add: 浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Tel: 400-810-6969

邮编：201600

邮编：321000

E-mail: lingyuyu @welchmat.com



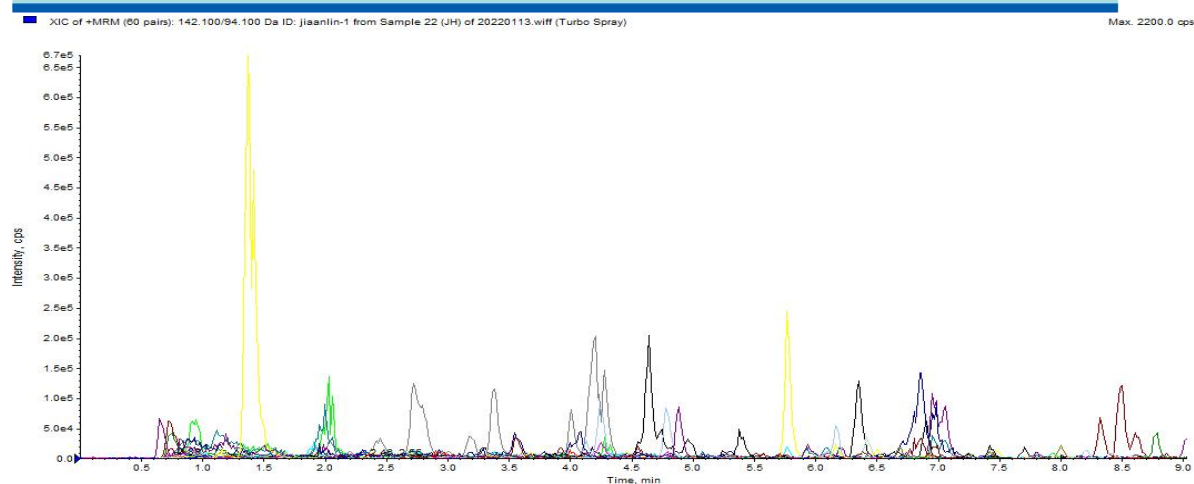


图 3.菊花样品空白图谱

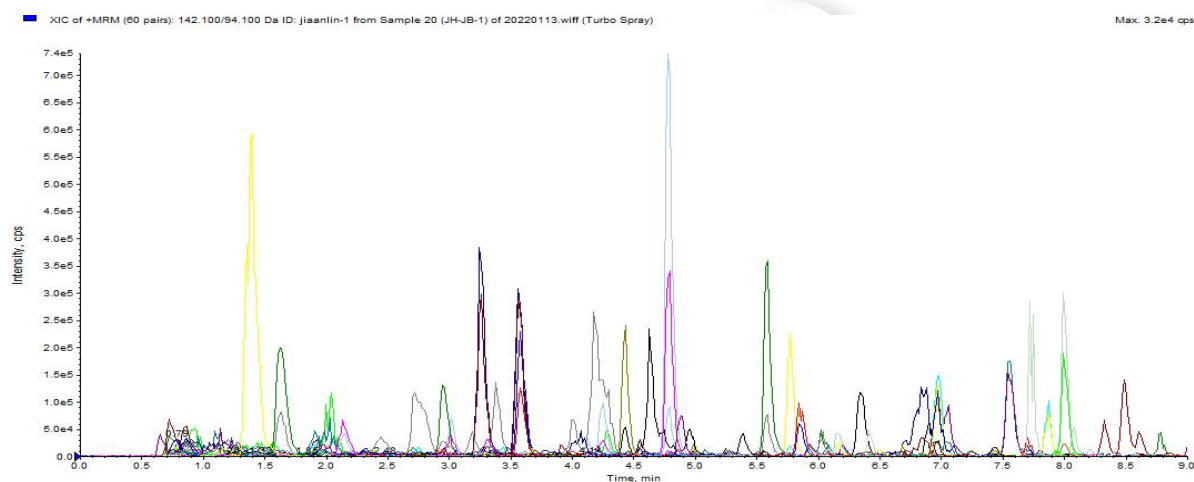


图 4. 菊花样品加标 0.05mg/kg 图谱

表 3. 加标回收率表（加标水平为 0.05mg/kg）

峰号	物质	平均回收率	RSD 值
1	甲胺磷	75.29%	0.51%
2	苯线磷	91.26%	8.05%
3	苯线磷砒	102.78%	0.34%
4	苯线磷亚砒	92.86%	0.00%
5	地虫硫磷	90.46%	7.99%
6	治螟磷	89.86%	8.14%
7	克百威	106.71%	5.03%



声明：除非另有说明，此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可，不可复制。

Add:上海市松江区明南路 85 号启迪漕河泾（中山）科技园·紫荆园 10 号楼

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Tel:400-810-6969

邮编：201600

邮编：321000

E-mail:lingyuyu@welchmat.com

8	3-羟基克百威	90.44%	4.56%
9	胺苯磺隆	63.89%	0.48%
10	甲磺隆	66.03%	3.36%
11	氯磺隆	55.31%	0.36%
12	硫线磷	91.08%	8.14%
13	氯唑磷	105.81%	1.98%
14	甲拌磷	87.50%	7.79%
15	甲拌磷亚砷	96.55%	0.71%
16	甲拌磷砷	112.80%	5.43%
17	蝇毒磷	101.95%	3.45%
18	硫环磷	98.75%	4.64%
19	磷胺	103.19%	4.04%
20	涕灭威	59.76%	2.04%
21	涕灭威砷	104.44%	8.50%
22	涕灭威亚砷	79.36%	5.49%
23	久效磷	86.87%	1.33%
24	内吸磷	86.24%	4.98%
25	灭线磷	98.34%	0.56%
26	特丁硫磷砷	100.60%	0.60%
27	特丁硫磷亚砷	103.89%	3.74%
28	水胺硫磷	99.09%	3.99%
29	杀虫脒	47.16%	9.93%
30	甲基异柳磷	121.95%	1.18%

7、相关产品信息



声明：除非另有说明，此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可，不可复制。

Add: 上海市松江区明南路 85 号启迪漕河泾（中山）科技园·紫荆园 10 号楼

Add: 浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Tel: 400-810-6969

邮编: 201600

邮编: 321000

E-mail: lingyuyu@welchmat.com

货号	名称	规格
00837-05006	50mL 螺口尖底离心管	离心管 一次性离心管, 平盖, 锥形底, RCF12000xg, 袋装, 未灭菌, 50mL, 50/包
00837-05002	15mL 螺口尖底离心管	离心管 一次性离心管, 平盖, 锥形底, RCF12000xg, 袋装, 未灭菌, 15mL, 50/包
00821-32291	盖子+垫片	预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫, 9mm 蓝色短螺纹开口盖 中心孔 6mm 100pk
00821-40927	样品瓶	2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk
00528-20000	盐析包	QuEChERS 萃取盐包, AOAC 方法, 6g 硫酸镁, 1.5g 乙酸钠, 50/pk
00581-20021	QuEChERS 净化管	QuEChERS 萃取净化管-15mL, 900mg MgSO ₄ , 300mg PSA, 300mg C18E, 300mg Silica, 90mg Carb
960-04012	核壳色谱柱	Boltimate C18, 2.7μm, 90Å, 2.1×100mm
U808-960-25	保护柱柱芯	Boltimate C18, 核壳柱芯: 2.7μm, 90Å, 2.1×5mm
00826-MW069M010 ANVC	中药材 30 种农残混标-组分 A	胺苯磺隆, 97780-06-8; 甲磺隆, 74223-64-6; 氯磺隆, 64902-72-3; 浓度为 10 μg/mL 于乙腈, 1.1mL
00826-MW220M01M ANVC	中药材 30 种农残混标-组分 B	除胺苯磺隆, 甲磺隆, 氯磺隆的其他组分, 浓度均为 1000μg/mL 于乙腈, 1.1mL



声明: 除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。

Add: 上海市松江区明南路 85 号启迪漕河泾 (中山) 科技园·紫荆园 10 号楼

Add: 浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Tel: 400-810-6969

邮编: 201600

邮编: 321000

E-mail: lingyuyu@welchmat.com