

测试报告

样品信息			
样品名称	氨磷汀	编 号	W20190402-003
样品重量	\	剂 型	\
收样日期	2019/04/02	测试期间	2019/04/11-04/12
样品描述	\		
测试需求			
测试成分	氨磷汀		
参考标准			
参考标准	无	标样	无
仪器信息			
测试仪器	高效液相色谱仪	仪器型号	赛默飞 U3000

● 色谱条件:

色谱柱:	月旭 Xtimate® C18 (4.6×250mm, 5 μ m);
流动相:	水 (含 1ml 全氟丁基磺酸每 1200ml) / 乙腈=85/15
检测波长:	220nm
柱温:	30℃
流速:	1.0mL/min
进样量:	10μL
注意事项:	\

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Tel:400-810-6969 -

邮编: 321000

E-mail:xiaomeiwu@welchmat.com

● 流动相的配制:

取 1200ml 水, 加入 1.0ml 全氟丁基磺酸, 混匀, 抽滤, 即得;


取色谱纯乙腈, 在线混合;

● 样品溶液的配制:

样品溶液: 取样品溶液 30mg 至 10ml 容量瓶中, 加溶解并稀释至刻度, 摇匀, 即得。

● 谱图和数据

1、样品溶液 (色谱柱序列号: 60190101338, 新色谱柱)

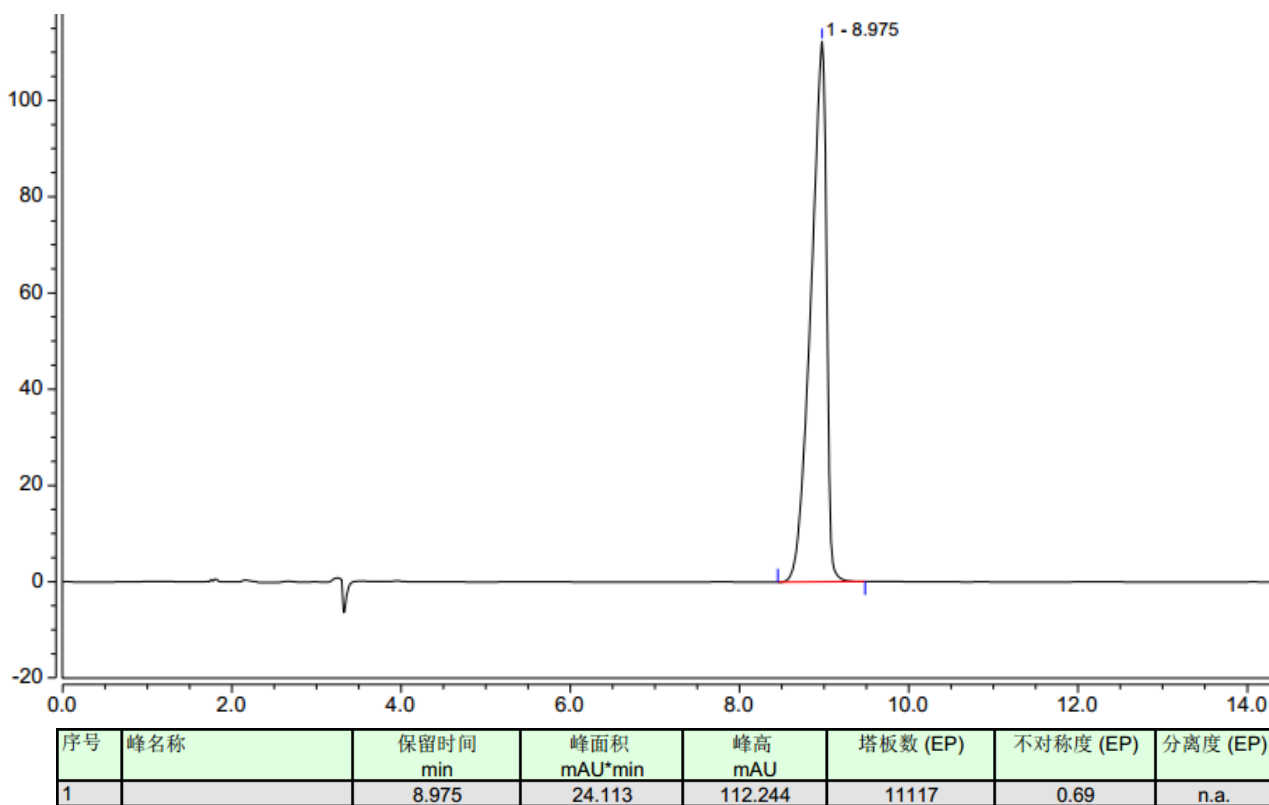

声明:除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。


Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Tel:400-810-6969 -


邮编: 321000

E-mail:xiaomeiwu@welchmat.com

2、样品溶液 (色谱柱序列号: 60180800804, 实验室色谱柱)

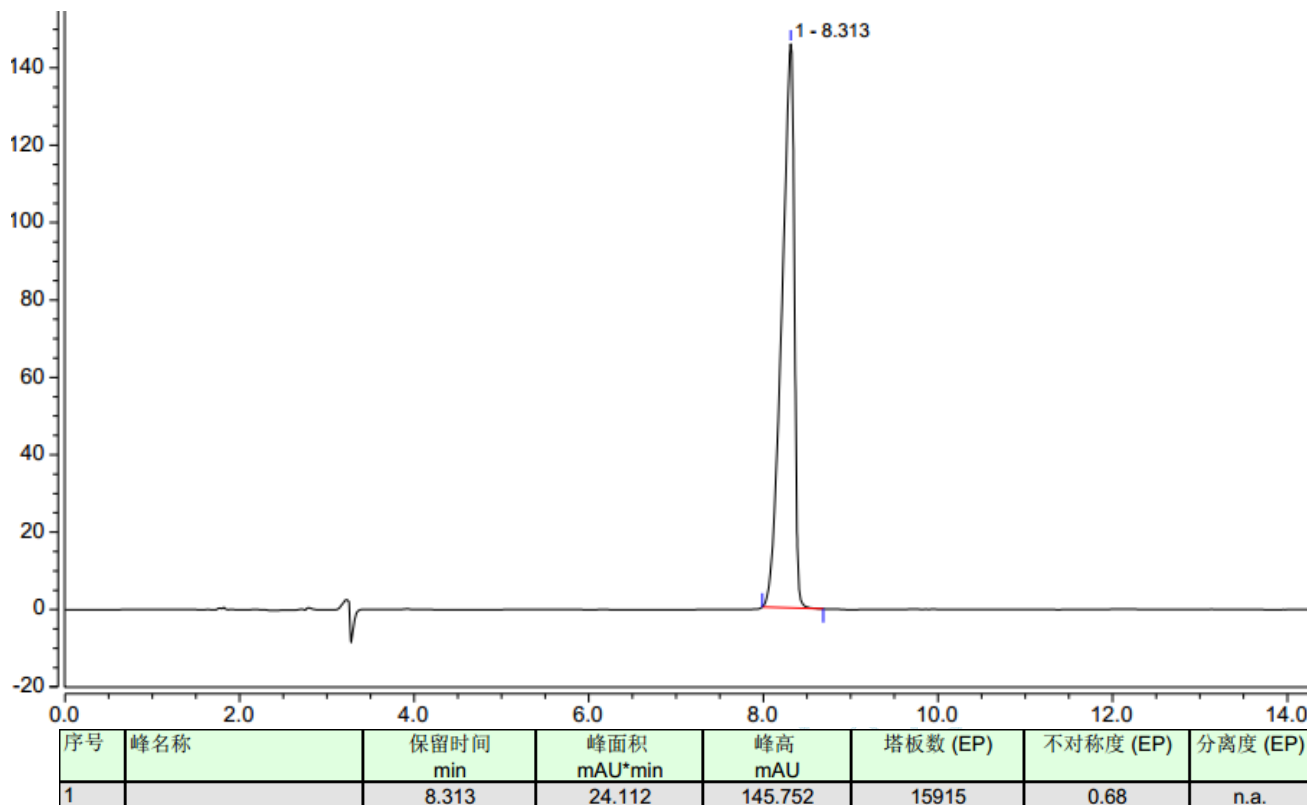

3、样品溶液 (色谱柱序列号: 60181100479, 客户退回色谱柱)

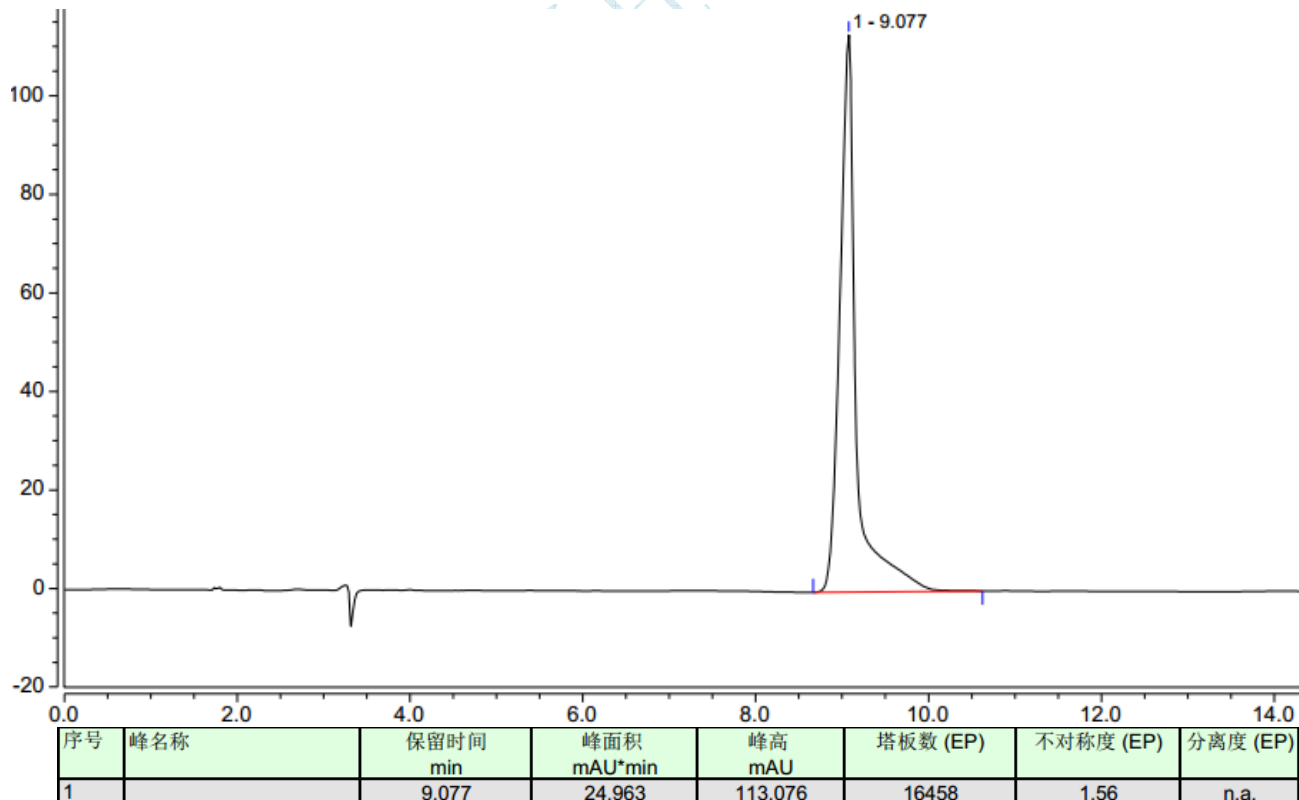

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Tel:400-810-6969 -

邮编: 321000

E-mail:xiaomeiwu@welchmat.com

● 结论:

使用月旭 Xtimate® C18 (4.6×250mm, 5 μ m), 在此色谱条件下, 能满足检测需求。

报告签字

测试: 吴小梅

日期: 2019-04-12

审核: 郭德勇

日期: 2019-04-12

月旭科技